

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ КОМБИКОРМОВ

ЗА 1,5 МИНУТЫ

Комбикорм: птичий, свиной, КРС

- Сырой протеин
- Сырая клетчатка
- Сырой жир
- Влага
- Фосфор
- Зола



«ИнфраЛЮМ® ФТ-12»

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ*, %	ПОГРЕШНОСТЬ ПО РАБОЧИМ ГРАДУИРОВОЧНЫМ МОДЕЛЯМ (SECV)**
Сырой протеин	10,0 – 30,0	0,65
Сырая клетчатка	2,0 – 9,0	0,4
Сырой жир	1,0 – 10,0	0,3
Влага	8,0 – 15,0	0,4
Фосфор	0,35 – 1,0	0,05
Зола	3,5 – 9,0	0,25

* для свиного комбикорма

** SECV – стандартное (среднее квадратическое) отклонение по градуировочной модели

Корреляция по всем градуировочным моделям для данного комбикорма не менее 0,9. Показатель точности не хуже, чем требования ГОСТ 32040-2012 и ГОСТ 32041-2012.

ПРОСТОТА АНАЛИЗА

- Не требуется высокой квалификации персонала
- Не требуется реактивов и расходных материалов
- Прибор поставляется с базовыми градуировками
- Проводится автоматическое тестирование прибора


ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ



1. Измельченную пробу комбикорма помещают в измерительную кювету



2. Кювету помещают в анализатор «ИнфраЛЮМ®» и запускают программу измерений

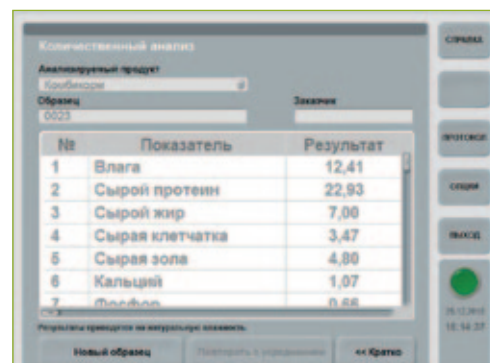

3. Через **1,5 минуты** получают результаты определения **сразу по всем показателям**

Программное обеспечение БИК-анализатора «ИнфраЛЮМ® ФТ-12» позволяет выводить результаты анализа комбикорма в виде протокола измерения и экспортировать данные в Microsoft Excel®.

Дополнительно определяются следующие показатели: кальций; зола, нерастворимая в HCl.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Система менеджмента качества ГК «ЛЮМЭКС» сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.



Госреестр СИ РФ
№ 53237-13



Госреестр СИ РБ
№ 03 09 5320 13



Госреестр СИТ Украины
№ 53237-13



Госреестр СИ Казахстана
№ KZ.02.03.05407-2013/53237-13



Центральный офис «ЛЮМЭКС»: ООО «ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ»

192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 70, корп. 2
Тел.: +7 (812) 718-5390, 718-5391
факс: +7 (812) 718-68-65

Эл. почта: lumex@lumex.ru

Почтовый адрес: 190000 Санкт-Петербург, BOX 1234
www.lumex.ru

Московское отделение «ЛЮМЭКС»: ООО «ЛЮМЭКС-ЦЕНТРУМ»

117246, Москва, Научный проезд, 20,
строение 3, 6 этаж
Тел.: (495) 981-54-49

Эл. почта: byl@lumex.ru



ISO 9001:2008
Reg. №: Q-04.04.18

16LR00.20.03-1